



## PSA Polishing Cloths

Make sure your disc is plane.

Control it with a straight edge tool **1**

Take off the liner before use. Remove about  $\frac{1}{4}$  of the liner **2**

Place the cloth correctly at the edge of the disc and remove the liner gradually while moving a finger in a zig-zag movement across the the cloth. This will avoid trapping air-bubbles under the cloth **3**







Distribute the samples evenly in the sample holder **4**

Lubricate often using small amounts **5**

Apply lubricant and suspension  $\frac{1}{3}$  off the center of the disc **6**


Discard the cloth when it is worn through in the center **7**

In case of contamination wash the cloth using luke-warm water, dish-washing soap and a hard nylon brush. Use different brushes for different grain sizes.

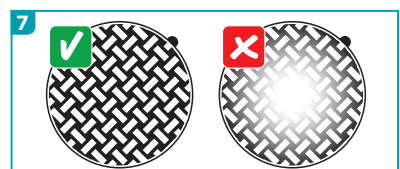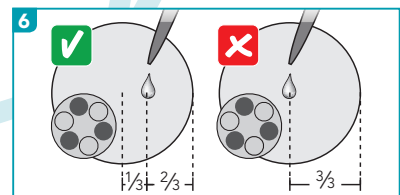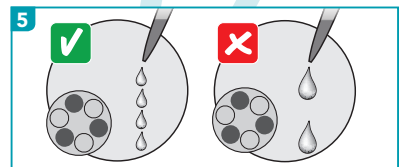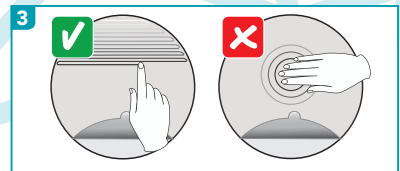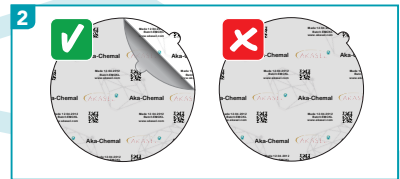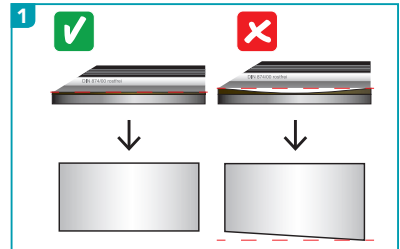


## Selbstklebende Poliertücher


Stellen Sie sicher, dass die Scheibe plan ist, kontrollieren Sie sie mit einem Haarlineal **1**

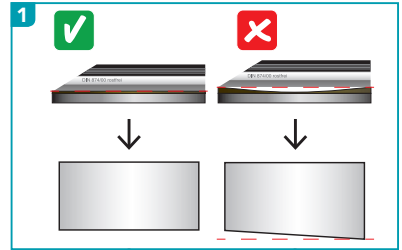

Entfernen Sie die Schutzfolie vor Verwendung. Ziehen Sie ca.  $\frac{1}{4}$  der Folie ab **2**

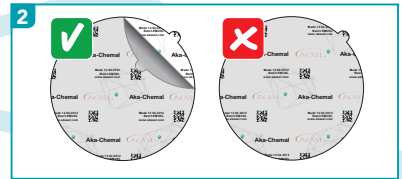


Bringen Sie das Tuch korrekt am Rande der Scheibe an und ziehen Sie die Folie nach und nach ab, während Sie mit einem Finger das Tuch in einer Zickzackbewegung aufdrücken um es blasenfrei aufzubringen **3**

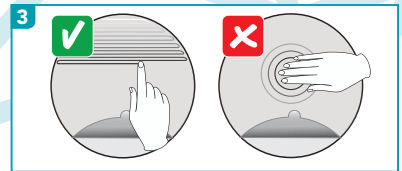


Die Proben gleichmäßig im Probenhalter verteilen **4**




Setzen Sie das Schmiermittel oft und in kleinen Mengen zu **5**

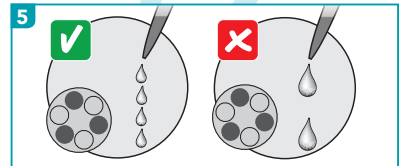

Das Schmiermittel und die Suspension sollte  $\frac{1}{3}$  von der Mitte der Scheibe aufgetragen werden **6**

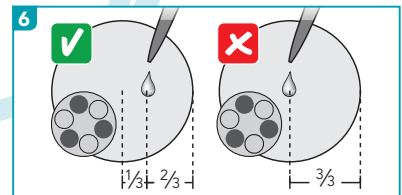

Das Poliertuch muss erneuert werden wenn es in der Mitte verschlissen ist **7**

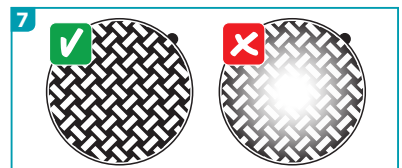

Bei Verschmutzung kann das Poliertuch mit lauwarmem Wasser, Spülmittel und einer harten Nylonbürste gereinigt werden. Verwenden Sie unterschiedliche Bürsten für verschiedene Korngrößen.